



УТВЕРЖАЮ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Р.У. Хабриев

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИГЛА МЕМ ЖИДКОЙ

Питательная среда Игла МЕМ представляет собой растворенную в очищенной воде смесь неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и фенолового красного, простерилизованную фильтрованием через фильтры с размером пор 0,22 мкм.

Питательная среда - прозрачная жидкость, красновато-оранжевого цвета, без осадка и опалесценции, рН от 7,0 до 7,4. Антибиотиков не содержит.

НАЗНАЧЕНИЕ

Питательная среда используется для культивирования широкого спектра клеток человека и животных, в диагностических целях и в биотехнологии.

Предназначена для использования в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Питательная среда Игла МЕМ жидкая, содержащая в составе L-глутамин, готова к применению.

В питательную среду, не содержащую в составе L-глутамин, перед употреблением добавить на (450±25) мл питательной среды (150±15) мг сухого стерильного L-глутамина.

Для проведения стерильных работ вскрытие бутылки проводить в асептических условиях.

ФОРМА ВЫПУСКА

Питательная среда Игла МЕМ жидкая, содержащая в составе L-глутамин - в стеклянных бутылках по (450±25) мл, герметично закупоренных резиновыми пробками и завальцованных алюминиевыми колпачками.

Питательная среда Игла МЕМ жидкая, не содержащая L-глутамин, выпускается в комплекте с сухим L-глутамином. Комплект состоит из 1 бутылки питательной среды (450±25) мл и 1 флакона сухого стерильного L-глутамина (150±15) мг, герметично закупоренных резиновыми пробками и завальцованных алюминиевыми колпачками.

Питательная среда Игла МЕМ жидкая без глутамина - в стеклянных бутылках по (450±25) мл, герметично закупоренных резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками.

Взамен Инструкции по применению, утвержденной Минздравом РФ 20.04.2001

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Срок годности - 1 год. Питательная среда с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Хранить и транспортировать в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С; сухой L-глутамин - при температуре не выше 30 °С — 3 года.

Рекламации на качество питательной среды направлять:

в Федеральное государственное учреждение науки Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 41, тел. (495) 241-39-22;

в адрес предприятия-изготовителя: ООО «Научно-производственное предприятие «ПанЭко», 115 478 г. Москва, ул. Москворечье, д.1, тел./факс: (495) 324-18-73, 111-82-53.

Директор ООО НПП «ПанЭко»

Честков В.В.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____