


# HiPette

Механический одноканальный дозатор переменного объема с цветной насадкой (металлический держатель наконечника)

NEW



Специализированный дозатор для электрофореза: доступны с металлическим держателем наконечника, в диапазоне: 0.1-2.5мл, 0.5-10мл, 2-20мл, можно использовать удлиненные наконечники на 10мл, что обеспечивает быстрое и стабильное дозирование образцов для электрофореза.

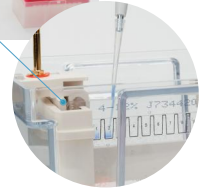

## Советы по дозированию для электрофореза:

- Перед дозированием образцов встряхните образец и маркер.
- При дозировании прижмите наконечник к короткой стеклянной пластине, используя специализированный пипетатор HiPette для электрофореза, немного наклоните его, чтобы он коснулся поверхности жидкости, и добавьте плавно образец в лунку, что поможет уменьшить образование пузырьков.
- Используйте удлиненные наконечники и заменяйте их для каждой лунки, чтобы избежать загрязнения образцов и маркеров.
- Убедитесь, что объем образца и объем дозирования одинаковы.
- Старайтесь избегать использования крайних лунок, чтобы предотвратить искривление полос из-за неравномерного электрического поля, можно использовать загрузочный буфер при необходимости.
- Наконечник должен быть плотно установлен. У дозатора HiPette для электрофореза есть две настройки: сначала установите на первую настройку, затем погрузите наконечник в образец, после чего отпустите плунжер. Затем медленно дозируйте, переключитесь на вторую настройку, чтобы убедиться, что образец полностью введен.
- Сначала добавьте буфер, затем образец, чтобы избежать его вытекания по бокам.